

皆様

橋本です。


先日、中部屋の真空デシケータの真空引きに使用していたロータリーポンプに不調が生じたため、暫定措置としてターボポンプで真空引きが出来るように繋ぎ変えをしております。

また、小型デシケータも部品交換の際に一部パーツが破損し、長時間置いていると若干リークしているようなので、こまめに真空を引き直すようにしております。
交換用のパーツが届き次第、修理を行う予定です。

以下に使用方法を載せておきますので、使用の際は確認の上、ご使用いただきますようお願いいたします。

【立ち上げ（真空引き）】

真空引き時

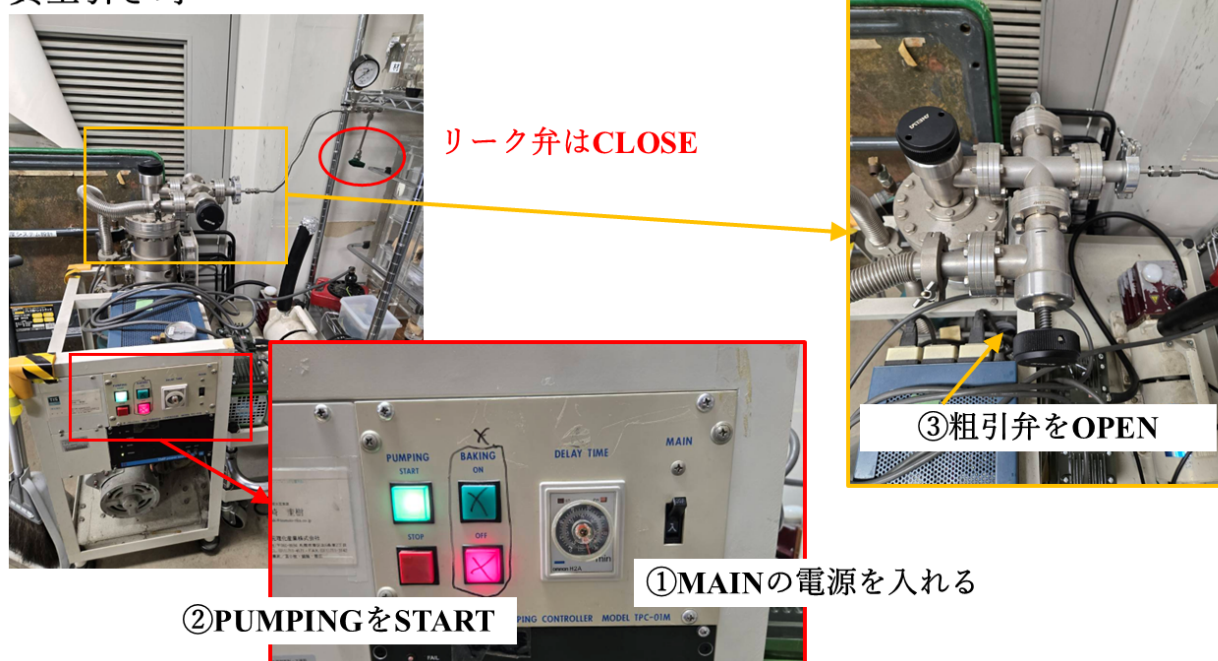


③までの操作をしたら、デシケータ側のバルブを操作して必要なデシケータを真空引きしてください。

【立ち下げ（終了操作）】

真空引きしたデシケータ側のバルブを閉めたのち、以下の操作を行ってください。

終了時

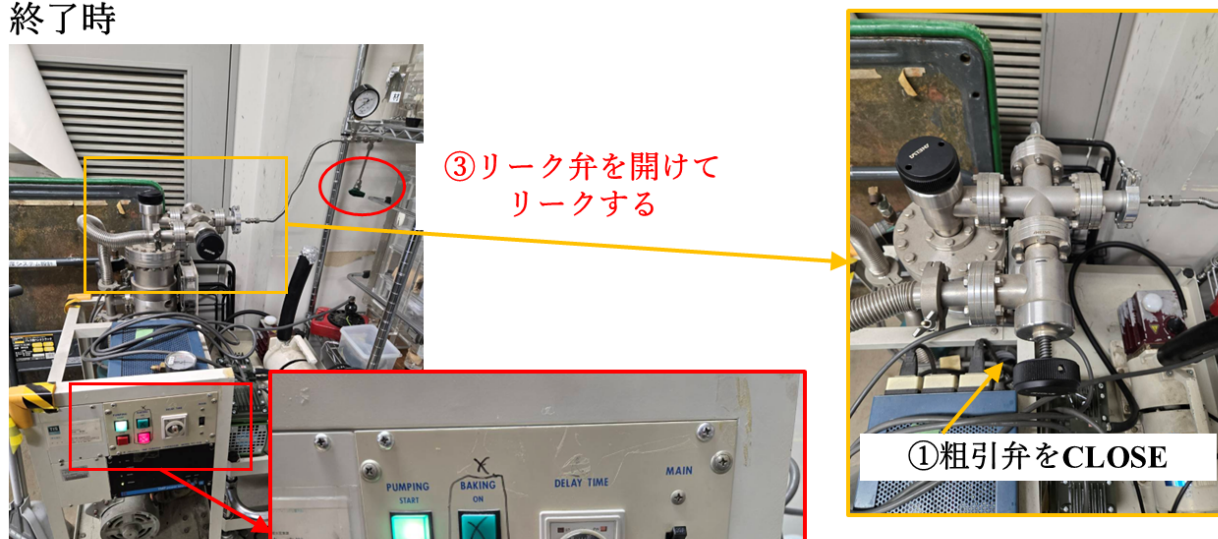



不明点などあればお尋ねください。
ご不便おかけして申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

橋本 主希 (Hashimoto Kazuki)
北海道大学 大学院工学院 材料科学専攻
強度システム設計研究室 博士後期課程 1年
Hokkaido Univ. Laboratory of Materials Strength Modeling
Ph. D student
Mail: kazuki_hash1225@eis.hokudai.ac.jp
